

アプリケーションカタログ

化粧品中の還元力（サンプルB）

関連業界	:	-
使用装置	:	電位差自動滴定装置
測定手法	:	電位差滴定法/酸化還元滴定
関連規格	:	-

1. 概要

電位差自動滴定装置を用いて化粧品中の還元力が測定可能か否かを検討した結果、良好な再現性が得られた。


2. 装置構成

本体	:	電位差自動滴定装置（標準プリアンプリファイア：STD）
電極	:	複合白金電極

3. 試薬

滴定液	:	0.1mol/L-チオ硫酸ナトリウム溶液
溶媒	:	蒸留水
試薬	:	よう化カリウム、10%塩酸、0.05mol/L-よう素溶液

4. 測定例

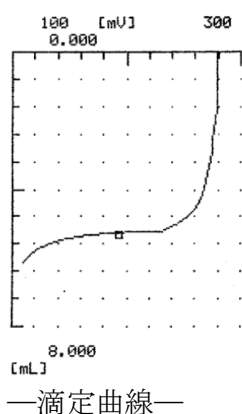

—測定結果—

	Sample (g)	titer (mL)	Reducing power (%)
1	1.0045	5.3090	5.9190
2	1.0002	5.3622	5.8797
平均 偏差 RSD (%)			5.8994

詳細は、下記までお気軽にお問い合わせください。

<問い合わせ先> 京都電子工業株式会社

<http://www.kyoto-kem.com/ja/contact/form.php>