

アプリケーションカタログ 水酸化ナトリウムの定量

関連業界	:	無機工業品
使用装置	:	電位差自動滴定装置
測定手法	:	酸塩基滴定
関連規格	:	JIS K 8576

1. 概要

水酸化ナトリウム (sodium hydroxide) の定量は、試料を電位差滴定法により0.5mol/L塩酸溶液で当量点まで滴定します。当量点は、滴定曲線上の最大変曲点です。塩酸溶液の滴定量から水酸化ナトリウムの濃度を算出します。


2. 装置構成

本体	:	電位差自動滴定装置 (標準プリアンプリファイア STD-)
電極	:	ガラス電極、セラミック形比較電極、温度補償電極

3. 試薬

滴定液	:	0.5mol/L 塩酸溶液 (f=1.0046)
溶媒	:	純水

4. 測定例

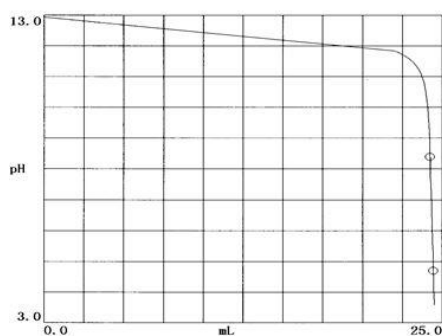

—滴定曲線—

—測定結果—

	採取量 (g)	滴定量 (mL)	水酸化ナトリウムの濃度 (%)
1	1.0092	24.4389	48.4322
2	1.0641	25.7639	48.4353
3	1.0407	25.1956	48.4272
平均			48.4316
標準偏差			0.0041
RSD (%)			0.01

詳細は、下記までお気軽にお問い合わせください。

<問い合わせ先> 京都電子工業株式会社

<http://www.kyoto-kem.com/ja/contact/form.php>