

Application Note

アルコールメーターによるイギリス産スピリッツのアルコール濃度の測定

関連業種	: 食品・飲料
使用装置	: アルコールメーターALM-155
測定手法	: 振動式密度計

1. 概要

イギリス産スピリッツのアルコール濃度 (vol%)、比重 (t/t)、密度 (g/cm³) の事例です。アルコール度数計は、蒸留酒製造工程でのこれらの用途の測定に使用できます。

注: このアルコール度数計でアルコール濃度を測定するには、各国の規定の手順に従って、アルコール試料を蒸留してからその留液を測定する必要があります。

2. 装置

- ・アルコールメーターALM-155
- ・蒸留装置



3. サンプル

- ・イギリス産スピリッツ

4. 試薬

- ・純水 (洗浄用)

5. 測定手順

手順A: アルコール濃度 (vol%):

- 1) 蒸留した留液をビーカーに入れる
- 2) サンプリングノズルをビーカーに入れる
- 3) [Meas.] ボタンを押し測定を開始する

手順B: 比重 (t/t) / 密度 (g/cm³):

- 1) スピリッツ試料をビーカーに入れる
- 2) サンプリングノズルをビーカーに入れる
- 3) [Meas.] ボタンを押し測定を開始する

6. 測定例

	手順 A	手順 B	
	アルコール濃度 (vol%) at 20°C	比重 (t/t)	密度 (g/cm ³)
1	35.39	0.94963	0.94793
2	35.39	0.94963	0.94793
3	35.39	0.94963	0.94793
平均値	35.39	0.94963	0.94793
SD	0.00	0.00	0.00
RSD(%)	0.00	0.00	0.00